

ルミテスターの使用方法

※この検査は、アルコール消毒や次亜塩素酸消毒前にご使用してください。
拭き取った後、試薬がしっかり溶解しているか確認してから測定してください。



1. 「ルシパックPEN」の綿棒ホルダーを抜き、綿球部分を水でぬらします。「ルシパックPEN」は測定開始の約20分前に冷蔵庫から出し、常温にもどしてから、ご使用ください。



2. 検査対象物の拭き取りを行います。(10cm×10cmを目安に15秒くらいかけて、綿棒がしなるように拭き取ります)



3. 「ルシパックPEN」綿棒部分を本体部分にもどします。



4. 拭き取りサンプルと試薬を反応させ、チューブの先に反応液をおとすために、「ルシパックPEN」を数回振り下ろします



5. 「ルシパックPEN」下部に液がたまっていることを確認し、その後、白色試薬を完全に溶解します。



6. 「POWER」キーを押し電源を入れます。8秒間のカウントダウン後、測定可能状態になります。



7. 「ルシパックPEN」をルミテスターの測定部にセットします。蓋を閉じます。機器は必ず水平に保ってください。



8. 蓋をします。



9. 操作パネルの「ENTER」キーを押します。10秒後に結果が表示されます。


手指の拭き取り方法と測定器の使い方



1.「ルシパックPEN」の綿棒ホルダーを抜き、綿球部分を水でぬらします。「ルシパックPEN」は測定開始の約20分前に冷蔵庫から出し、常温にもどしてから、ご使用ください。




2. 綿棒がしなるぐらいの力で手のひらを横に隙間なく拭く。

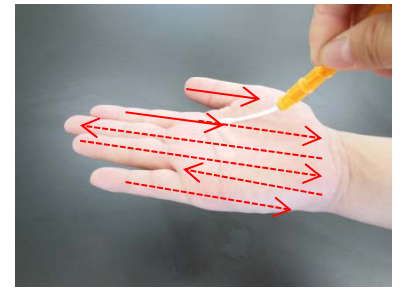

3. 手の平を隙間なく縦に拭く



4. すべての指の間を拭く

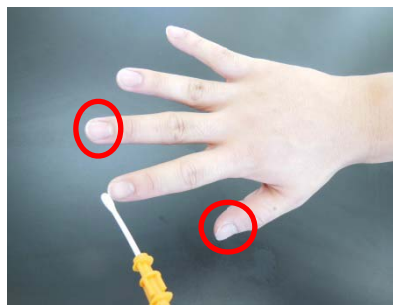

5. すべての指先・爪の周囲を拭く



6. 「ルシパックPEN」綿棒部分を本体部分にもどします。



7. 拭き取りサンプルと試薬を反応させ、チューブの先に反応液をおとすために、「ルシパックPEN」を数回振り下ろします



8. 「ルシパックPEN」下部に液がたまっていることを確認し、その後、白色試薬を完全に溶解します。



9. 「POWER」キーを押し電源を入れます。8秒間のカウントダウン後、測定可能状態になります。



10. 「ルシパックPEN」をルミテスターの測定部にセットします。蓋を閉じます。機器は必ず水平に保ってください。



11. 蓋をします。



12. 操作パネルの「ENTER」キーを押します。10秒後に結果が表示されます。